

Instrukcja

BacBreaker

Mieszanina enzymów do lizy bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Forma: roztwór.

numer katalogowy	wielkość
BACB-15A	1,5 ml
BACB-15A-5	5 x 1,5 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do badań naukowych.

Gwarancja

Firma A&A Biotechnology udziela gwarancji na niniejszy produkt.

Firma nie gwarantuje poprawnego działania produktu w przypadku:

- odstępstwa od dostarczonego wraz z produktem protokołu
- braku zalecanego w niniejszym protokole wyposażenia i materiałów
- użycia innych odczynników niż zalecane lub które nie wchodzą w skład produktu
- użycia przeterminowanych odczynników oraz elementów produktu

Opis

BacBreaker to unikalna mieszanina enzymów efektywnie lizująca ściany komórkowe bakterii Gram-ujemnych oraz Gram-dodatnich. Synergizm działania zawartych w mieszaninie enzymów prowadzi do znacznego zwiększenia wydajności lizy komórek bakterii.

Zastosowanie

- efektywna liza ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich

Skład

	BACB-15A	BACB-15A-5	przechowywanie
BacBreaker	1,5 ml	5 x 1,5 ml	-20 °C

Definicja jednostki

20 µl mieszaniny **BacBreaker** w reakcji efektywnie lizuje **min. 1×10^9** komórek bakterii w czasie **10 min** w temp. **50 °C**.

Informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do lizy enzymatycznej z użyciem mieszaniny **BacBreaker**, rekomendujemy zawieszenie osadu komórek bakteryjnych w buforze **BS** [nr kat. K-BS-30](#).



A&A BIOTECHNOLOGY

innovating life science

A&A Biotechnology, ul. Strzelca 40, 80-299 Gdańsk
tel. 883 323 761, 600 776 268
info@aabiotech.com, www.aabiotech.com

wersja 2025-1

